

Xba I



目录号 : RV1364
数量 : 800u



批号 :
有效期 :
浓度 : 20u/μl
提供 : 1ml of 10X Buffer V5
1ml of 10X Buffer UB
0.5ml Diluent Viva Buffer A
(所有反应缓冲液中含有BSA)

-20°C保存



info@vivantechnologies.com

反应条件:

Buffer V5 ,
30mM Tris-acetate (pH 7.9 at 30°C), 10mM Mg-acetate,
60mM K-acetate, and 100μg/ml BSA.
37°C温育。

稀释液: Viva Buffer A

10mM Tris-HCl (pH 7.4 at 25°C), 50mM KCl, 0.1mM EDTA,
1mM DTT, 200μg/ml BSA and 50% glycerol.

热失活: 65°C处理20分钟

酶储存液:

10mM Tris-HCl (pH 7.5), 200mM NaCl, 0.1mM EDTA,
7mM 2-巯基乙醇和50%甘油。

单位定义:

一个酶单位定义是: 在50μl反应缓冲液中, 1 μg底物DNA在37°C下温育1小时, 完全酶切所需的酶量。

质量控制试验:


连接和再切分析:

经过20倍量的Xba I过量酶切后, 90%的DNA片段可被连接并再切。

过量酶切分析:

37°C环境下1μg DNA底物在40u的Xba I下消化16小时, 经琼脂糖凝胶电泳后没有发现任何未曾酶切的条带。

λ DNA (dam- & dcm-)
(Hind III Digest)
1.0% Agarose

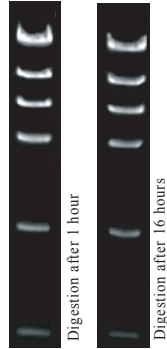

反应缓冲液中的酶活性				
V1	V2	V3	V4	V5
10%	75%	75%	10%	100%

Buffer UB			
0.5X	1.0X	1.5X	2.0X
75%	100%	100%	75%

* Buffer UB用于双酶切。

注意事项:

- * 可被双重dam-甲基化阻断 (G^mATC):TCTAGATC
- * 总反应体积取决于具体实验。
- * 酶用量大多取决于DNA模板。
- * 对于质粒DNA, 要求酶浓度5-10X。

酶切反应举例:

酶 : 1 unit
Lambda (dam- & dcm-) (Hind III Digest) 0.3μg/μl : 3.33μl (1μg DNA)
10X Reaction Buffer : 5μl
无菌蒸馏水 : 补足至50μl

产品使用限制
本产品仅供体外研究使用。