

dNTP Mix

P031/P032

Version 5.1



Vazyme biotech co., ltd.

产品简介

本产品为高纯度dATP,dGTP,dCTP,dTTP的等摩尔混合物，可直接用于PCR，RT (逆转录)及一步法RT-PCR等实验。

产品组成

组 分	P031-01	P031-02	P032-01	P032-02
dNTP Mix (10 mM each)	1 ml	5 ml	----	----
dNTP Mix (2.5 mM each)	----	----	1 ml	5 ml

*dNTP的钠盐水溶液，pH 7.0-9.0。

储存条件

-20°C保存。

质量控制

无核酸酶残留

无核酸残留

HPLC检测纯度大于99%

实验证明：常规PCR，高保真PCR，长片段PCR(20kb)，RT-PCR，Real-time PCR

使用方式

本品无需稀释直接使用。

1. 50 μ l 标准PCR反应体系中，P031-01/02的推荐使用量为1 μ l，P032-01/02的推荐使用量为4 μ l。

2. 20 μ l 标准RT反应体系中，P031-01/02的推荐使用量为1 μ l，P032-01/02的推荐使用量为4 μ l。