

彩虹245 plus广谱蛋白marker说明书

货号： PR1930

规格： 20T (100 μ l)/50T(250 μ l) /100T(250 μ l \times 2) /500T(250 μ l \times 10)

保存： -20 $^{\circ}$ C 保存，有效期至少2年。

产品特点：

- 三色预染，颜色鲜亮，条带整齐，便于观察。
- 稳定性能突出，经检测4 $^{\circ}$ C放置两年无明显降解。
- 用量少，节约成本，仅5 μ l即可完美呈现（1.5mm，10孔梳）。
- 广谱多带，一支即可满足多种实验需求。


产品简介：

本产品包含13种彩色预染的已知分子量标准蛋白，分子量范围为5kD-245kD，每种蛋白含量约为0.2-0.4mg/ml。预染marker可以用于直接观察蛋白质电泳状况以及清晰地判断Western Blot的转膜效果。经SDS-PAGE凝胶电泳或转移到PVDF或NC膜上可得到清晰的13条彩色蛋白条带，其中25kD为绿色条带，75kD为红色条带，其余11条是蓝色条带。

使用说明：

1. 本产品是即用型液体，可直接上样电泳。上样前无需加热，稀释或添加还原剂。
2. 上样5 μ l，SDS-PAGE电泳过程及转膜后可看见清晰的彩虹条带。
3. 建议分离胶浓度为20%。

电泳示意图说明：

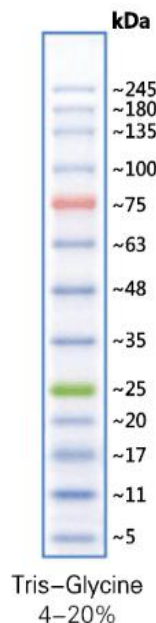

注意事项：

1. 本产品含有较高浓度甘油，常规-20 $^{\circ}$ C保存为液体状态，可直接使用。若冰箱温度不稳，导致结冰，可适当分装后置于4 $^{\circ}$ C保存，至少稳定6个月。

- 2, Marker分离效果与PAGE胶浓度相关, 若分离胶浓度低于15%, 25kD以下条带不易分离, 但不影响绿色(25KD)及以上条带。如果目的条带小于25KD, 建议分离胶浓度大于或等于15%。
- 3, 转膜效果与转膜时间有关, 需根据客户目的条带大小而定, 如果转膜后较大分子量条带有部分未转膜成功, 属于正常现象。

相关产品 :

- P1015* 4×蛋白上样缓冲液(含DTT)
- P1300-1* SDS-PAGE 凝胶制备试剂盒
- T1070* 5×Tris-甘氨酸电泳缓冲液
- D1060* 10×电泳转移缓冲液
- PR1910* 彩虹180 广谱蛋白 marker
- PR1700* 预染次高分子量蛋白marker
- SW3010* 膜封闭液
- DA1010* DAB显色试剂盒(20×)
- PE0010* ECL Plus 荧光检测试剂(ECL超敏发光液)