

## Mayer'苏木素染液(免疫组化)说明书

**货号：**G1080

**规格：**10mL/100mL

**保存：**室温避光保存，有效期至少一年。

### 产品简介：

本产品适合免疫组化中组织切片的复染，染色后细胞核呈蓝色。本产品为工作液，可直接使用。染色液可重复使用多次，但染色效果会逐渐降低。

### 使用方法：

- 1、免疫组化显色后，将组织切片浸入苏木素染色液，也可以直接滴加到样本上**染色** 5-10 分钟(深染)，或 0.5-2 分钟（浅染）。
- 2、浸自来水中冲洗去除多余的染色液。
- 3、颜色过深可以用酸性分化液**分化**几秒钟，再用自来水或者返蓝液冲洗**返蓝**，镜下观察结果。
- 4、染色、分化、返蓝时间都需要预实验优化至最佳，分化和返蓝步骤可选。
- 5、根据显色液的种类，用水性封片剂直接封片或梯度酒精脱水，二甲苯透明后用中性树脂封片。

### 注意事项：

- 1、第一次使用本试剂盒时建议先取 1-2 个样品做预实验。
- 2、室温避光保存，2-8℃保存最佳，至少一年有效。
- 3、染色过程推荐浅染，通常只需能够分辨细胞核即可，颜色过深有可能影响细胞质颜色。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品：

*P1031 1×PBST (0.01M, PH7.2-7.4)*

*P8400 PBS 干粉 (0.01M, PH7.2-7.4)*

*P2100 10×多聚赖氨酸*

*S2100 抗荧光衰减封片剂*

*C1010 柠檬酸钠缓冲液 0.01mol/L, pH6.0*