Fax: 010-56371281/82

Http://www.solarbio.com

煌焦油蓝染色液

货号: G1410

规格:100m/500mL

保存:1年。

产品简介:

网织红细胞是晚幼红细胞到完全成熟的红细胞之间的过度型细胞,由于其细胞浆中尚存在嗜碱性的 RNA 物质,用煌焦油蓝染色液进行活体染色后,胞浆中镜检可见有浅蓝色或深蓝色的网状结构。利用本染色液所染出的结果,背景颜色明亮清晰,而且不受长时间染色的影响。该染色液仅用于科研领域,不用于临床诊断或其他用途。

自备材料:

- 1. 新鲜全血或 EDTA 抗凝血全血
- 2. 细胞计数板
- 3. 显微镜

操作步骤(仅供参考):

- 1. 将煌焦油蓝染色液与全血以 1:1 比例混合,室温静置 10-15min 或更久。
- 2. 按常规做成血液涂片。
- 3. 显微镜下观察或油镜下计数至少 1000 个红细胞中网织红细胞数。

染色结果:

染色后网织红细胞胞浆中含有浅蓝色或深蓝色的网状结构。

计算:

网织红细胞百分数=计数 1000 个红细胞中的网织红细胞数/1000 网织红细胞绝对数 (个/L)=网织红细胞百分数×红细胞数/L

注意事项:

- 1. 染色时间要充足,混合后不易立即涂片,当室温较低时,染色时间应相应延长。
- 2. 血涂片应厚薄均匀,不使红细胞重叠,以免影响染色效果。
- 3. 血细胞涂片染色要求新鲜全血或 EDTA 抗凝血。
- 4. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。